


容器蓋的開啟與關閉

為防止容器蓋（未鎖定時）因異常震動、碰撞等意外開啟，本產品的容器蓋上裝備有鎖扣，採用一種獨特的自鎖結構設計。

當開啟或關閉容器蓋時，用戶應按以下操作：

在容器蓋的鎖扣處，用手指（食指和中指）插入拉出蓋子的上邊緣時用一定的力，然後向上翻轉以打開容器蓋（如圖所示）。

關閉時，當聽到輕微的“喀嗒”聲，表示蓋子的關閉到位，並且上蓋與底座之間已形成自鎖時，即可。

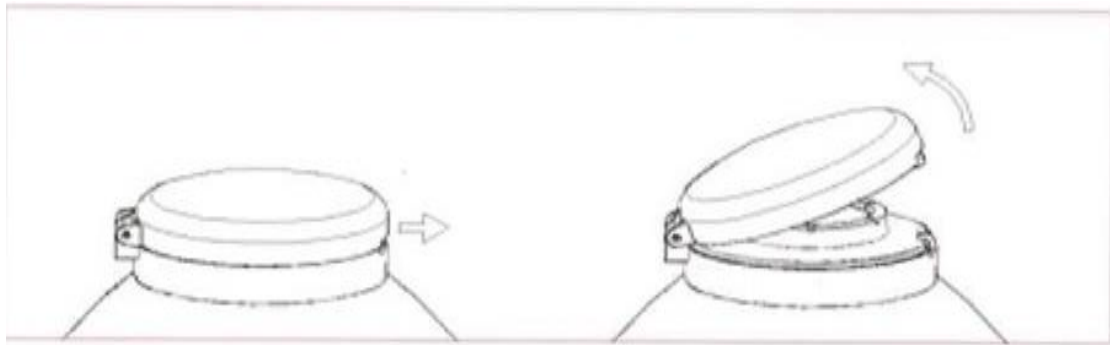

吊桶的提起方式

用手握住吊桶的吊鉤，垂直向上提起 40-80 毫米，然後將吊鉤旋轉 180°，將整個吊桶從容器中提起，垂直提起（如圖所示）。所有吊桶均可通過上述及以下方法從容器中提起。

